冷却器の霜付を大幅に低減、44%消費電力削減(碳乗比)

Low Temperature Incubator

低温恒温器

INE800



温度制御範囲

0~+60℃

JIS 温度勾配

2.0℃(at 37℃ 冷凍機連続運転時)

286ℓ

保証

高温炉・ パージガス

産業機器

プラズマ装置

6

恒温培 養器

凍結乾燥・ 冷却トラップ

滅菌器

純水製造 装置 恒温液槽

恒温水 循環装置

加熱器 濃縮器

減圧・加圧 ポンプ

乳化・撹拌 振とう器 造粒 乾燥装置

洗浄器

送液ポンプ

フィルター

天秤 pH計

表面観察 装置

内部観察 装置

分光·発光· 蛍光装置 液体/ガス クロマトグラフ

物性計測 装置

微生物・細胞 関連装置

遠心 分離機 冷凍庫· 冷蔵庫

環境・プロセス

合成・ 前処理装置

試験機器 雷池・半導体

計測機器

●インバータを搭載し冷凍機の出力を制御することで、冷凍機運 転時の無駄な電力を最小限に抑えました。

- インバータ制御により無駄な冷却能力を抑え、最適な冷却能力 にすることによって霜付が大幅に改善されました。
- ●使用温度範囲0~60℃、各種の培養・保存に最適です。操作パネ ルが見やすく操作性も向上しました。
- ●より適切な温度で培養ができるよう送風循環をダウンフロー方 式にすることで槽内の温度分布精度が向上しました。
- ●プログラム運転、オートストップ、オートスタート運転、タイマ 機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート 機能を標準装備、また電力量およびCO2排出量のモニタ表示機 能搭載しています。
- ●アナログ出力(4~20mA)、外部通信(RS485)端子を標準装備し ています。
- ●ユーザー設定情報の保存および呼出機能を搭載しています。



INE800型

■仕様

	商	品コード	211292					
型式		. 式	INE800					
方		式	強制送風循環					
		温度制御範囲	0~60℃					
_		設定温度範囲	-5~65℃					
Ĵ —	性	温度調節精度/温度変動	±0.2℃ JTM K05 (at 37℃冷凍機連続運転時)	0.6℃ JIS温度変動 (at 37℃冷凍機連続運転時)				
	土		±0.5℃ JTM K05 (at 37℃冷凍機サイクル運転時)	2.0℃ JIS温度変動 (at 37℃冷凍機サイクル運転時)				
-	能	温度分布精度/温度勾配	±0.5℃ JTM K05 (at 37℃冷凍機連続運転時)	2.0℃ JIS温度勾配 (at 37℃冷凍機連続運転時)				
-	*1	最高温度到達時間	20~60℃ 35分					
		最低温度到達時間	20~0℃ 50分					
_		冷凍機モード	連続運転、サイクル運転、冷凍機停止運転					
_		内槽/外装	ステンレス鋼板/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装					
	榼	冷凍機/冷媒/動作範囲	200Wロータリーユニット / R134a / 設定40℃以下					
_	11-3	霜取り運転	ホットガスバイパス方式 手動デフロスト(任意)/自動デフロスト(時間/時刻)					
2	成	センサ	ダブルセンサ:3線式白金測温抵抗体 Pt100Ω(温度調節器)、K熱電対(過昇防止器)					
-		ケーブル孔	内径φ50mm(本体右側面)					
		温度表示方式	設定温度表示:橙色5桁LEDデジタル表示 温度表示:緑色4桁LEDデジタル表示					
-		温度制御方式	P.I.D.制御					
7	\overline{L}	タイマ/タイマ分解能	0分~99時間59分/1分					
IJ	ㅁ	運転機能	定値運転、プログラム運転、オートスタート、オートストップ、クイックオートストップ、アナログ(温度)出力、通信端子					
_	$\frac{1}{2}$	プログラムモード	99ステップ99パターン					
2		付加機能	積算時間, キャリブレーションオフセット、電力量、CO:排出量表示、停電復帰モード選択、ユーザー設定情報保存呼出、時刻表示(24時間)					
-	安	全機能	自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、自動過昇防止機能)、キーロック機能					
			過電流漏電ブレーカ、独立過昇防止器、槽内ファン異常、冷凍機高圧異常、インバータ異常					
_		内寸法	幅600×奥行477×高さ1000 (有効800) mm					
		外寸法**2	幅710×奥行645×高さ1730mm					
	規	内容積	286 <i>l</i>					
	格	棚受段数/ピッチ/棚板耐荷重	23段/30mm/15kg/枚					
		電源 (50/60Hz) 定格電流	AC100V 10A (15A)					
		重さ	約135kg					
	付属	棚板/棚受	ステンレス パンチングメタル 5枚/10本					
-			扉用鍵 2個、ケーブル孔用シリコン栓1個					
,	佃	i 格	¥630,000					

※1.温・湿度23℃±5℃・65%RH±20%(無負荷) ※2.外形寸法には突起部を含ます。電源欄の()はブレーカ容量および電源設備容量です。







独立過昇 防止器



POINT!

消費電力比較データ

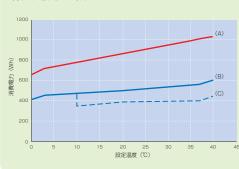

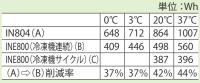


※冷凍機サイクル運転は設定温度10℃以下では無効となります。

IN804型との比較

- 1. 条件: AC100V/50Hz、室温23℃、棚板5段、無負荷
- 2. 各設定時の安定時における消費電力データ

CO₂ 排出量 約1,269kg 低減 (設定37℃にて1年間使用した場合)

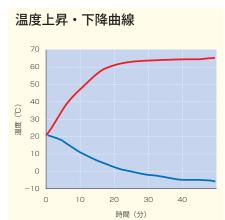

内槽

INE800型

高温炉・ パージガス

産業機器

プラズマ装置

凍結乾燥・ 冷却トラップ

滅菌器

純水製造 装置

恒温液槽

恒温水 循環装置

加熱器

濃縮器

乳化・撹拌 振とう器

造粒 乾燥装置

洗浄器

送液ポンプ

フィルタ-

天秤

pH 計

表面観察 装置

内部観察 装置

分光·発光 蛍光装置

液体/ガス クロマトグラフ

物性計測装置 微生物・細胞 関連装置

遠心 分離機

冷凍庫 冷蔵庫

環境・プロセス 関連装置 合成・ 前処理装置

試験機器


電池・半導体 LED 関連装置


計測機器


9点分布参考データ

	上左前	上左奥	上右前	上右奥	下左前	下左奥	下右前	下右奥	中心	(℃)
無負荷(冷凍機連続)	37.1	36.2	37.2	36.9	36.8	36.8	37.1	36.9	37.0	
有負荷(冷凍機連続)	37.1	36.3	37.0	36.9	36.5	35.9	36.7	36.1	37.0	
無負荷(冷凍機サイクル)	37.4	37.4	37.3	36.7	37.0	37.2	36.8	37.3	37.4	
有負荷(冷凍機サイクル)	37.3	37.4	37.3	36.7	37.1	37.0	36.6	36.6	37.4	
夕 //-										


- 1. 測定点は内槽有効寸法における1/10の点および中心の9点を計測。
- 2. 室温23℃、AC100V、50Hz、設定37℃安定時の平均温度参考データとする。
- 3. 無負荷条件;棚板5段設置。
- 4. 有負荷条件;棚板12段、シャーレ20枚×12段=240枚設置。

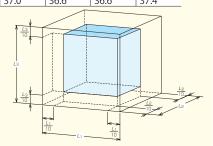

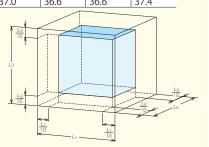

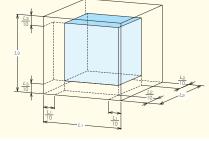




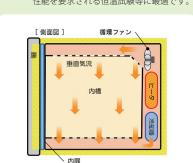

独立過昇防止器 ケーブル孔 内径 φ50mm (標準装備)

外部出力端子 上段:オプション 下段:標準(温度出力、通信端子)



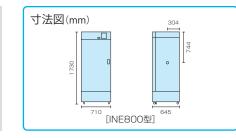

オプシノコンノ

Ν	lo. 品名	商品コード	価 格					
	① 棚板(1枚・棚受2本付き)ステンレスパンチングメタル 耐荷重15kg	211221	¥12,800					
(② 棚板(1枚・棚受2本付き)ステンレスワイヤ 耐荷重20kg	212918	¥14,000					
(③ 外部通信用アダプタセット※	211880	¥78,000					
(4 外部警報端子	211881	¥17,600					
(⑤ タイムアップ出力端子	211882	¥17,600					
(⑥ 転倒防止金具(アンカーボルト取り付け穴Φ11)	211883	¥12,000					
(⑦ 排水バット(4 ℓ SUS本体下設置)	213466	¥ 6,000					

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。 (注)④⑤はご注文時ご指定ください。 ※セット内容はRS485-USB変換アダプタ、USBケーブル1m、RS485接続ケーブル3m、ユーディリティーソフト(CD)となります。ソフトの動作環境はWindows 7となります。





